

地震・停電に備えて---動的粘弾性測定装置(レオメータ)---

・地震に備えて

ポンベ等倒れやすいものはあらかじめしっかり固定しておく

・大きな地震がおきたら

ガスラインを止める

冷却システムおよび本体の電源のシャットダウン

※本体の電源, 緊急時は背面のスイッチで OFF

・停電に備えて

装置・冷却システムともに電源を OFF

・地震に遭われたら

装置が落下した場合は電源を投入せずにTAに点検を連絡

電源投入前に、電源ケーブル、信号ケーブル等に損傷がないか確認

損傷がある場合は使用せずTAに点検依頼を

ソフトを立ち上げて温度表示等に異常がある場合はTAに点検依頼を

標準サンプル、参照サンプル等を測定して測定値が許容範囲にあることを

確認